

遠心強度試験

TECHNICAL REPORT

SNAP_No.2

使い勝手の良いスナップコニカルに対してもチューブ本体には **SUMILON**® で長年実績のある遠心管のチューブを使用しております。
これにより遠心操作も可能になりました。

遠心強度試験：

1. 容器：スミロンスナップコニカル (MS-58500)
2. 試験条件：遠心分離機 SIGMA 3-18K
設定遠心強度 12,000G
設定温度 20℃
内容量 30mL純水
使用ローター アングル : No. 19776
時間 10分
3. 結果：遠心強度：12,000G、遠心時間：10分の試験において漏れはなくチューブ本体、蓋への割れクラックは発生しませんでした。



卓上遠心分離器



試験条件



セット状態

※遠心分離の際は、ご使用になる機器で定められた適正なアダプターをご使用ください。

 住友ベークライト株式会社

S-バイオ事業部 マーケティング・営業部

〒140-0002 東京都品川区東品川二丁目5番8号 天王洲パークサイドビル

TEL: 03-5462-4831 FAX: 03-5462-4835

<https://www.sumibe.co.jp/>